



自动组织脱水机

更安全，更可靠的全新自动组织脱水机



更安全，更可靠的全新自动组织脱水机

樱花公司在全球提供高质量，可靠性高的自动组织脱水机超过 50 年。

Histo-Tek VP1 是利用樱花 50 年的经验和技術打造出来的高质量组织脱水机，操作更简单，更安全。

彩色触摸面板

人性化的屏幕设计搭配彩色中文界面，能够很容易的了解系统操作现状。

大容量处理

处理量 300 个组织，可以从容应对今后科室的处理量增长。

药液渗透增强

多达 14 步过程可提供高质量的药液渗透，从微小的活检到大型的手术组织都能从容应对。

标本的安全

在整个标本处理过程中，标本都被保护在全封闭的处理槽内。

工作流程效率化

方便的篮框和托盘，便于识别、处理和传送。

环境安全

封闭的系统和活性炭过滤器可以让使用者免受有害气体的污染。

操作步骤

1



选择程序

选择程序还可以在需要时进行临时编辑调整。


2



药液量确认

确认药液量是否合适。

3

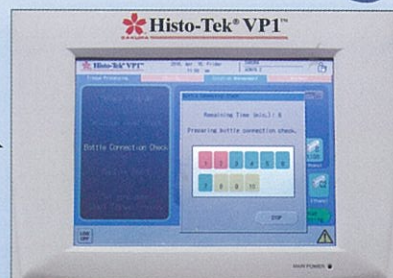


确认药液瓶连接


设备可以自动检查药液瓶的连接防止设备在处理过程中出现错误。

装
装

Histo-Tek® VP1™

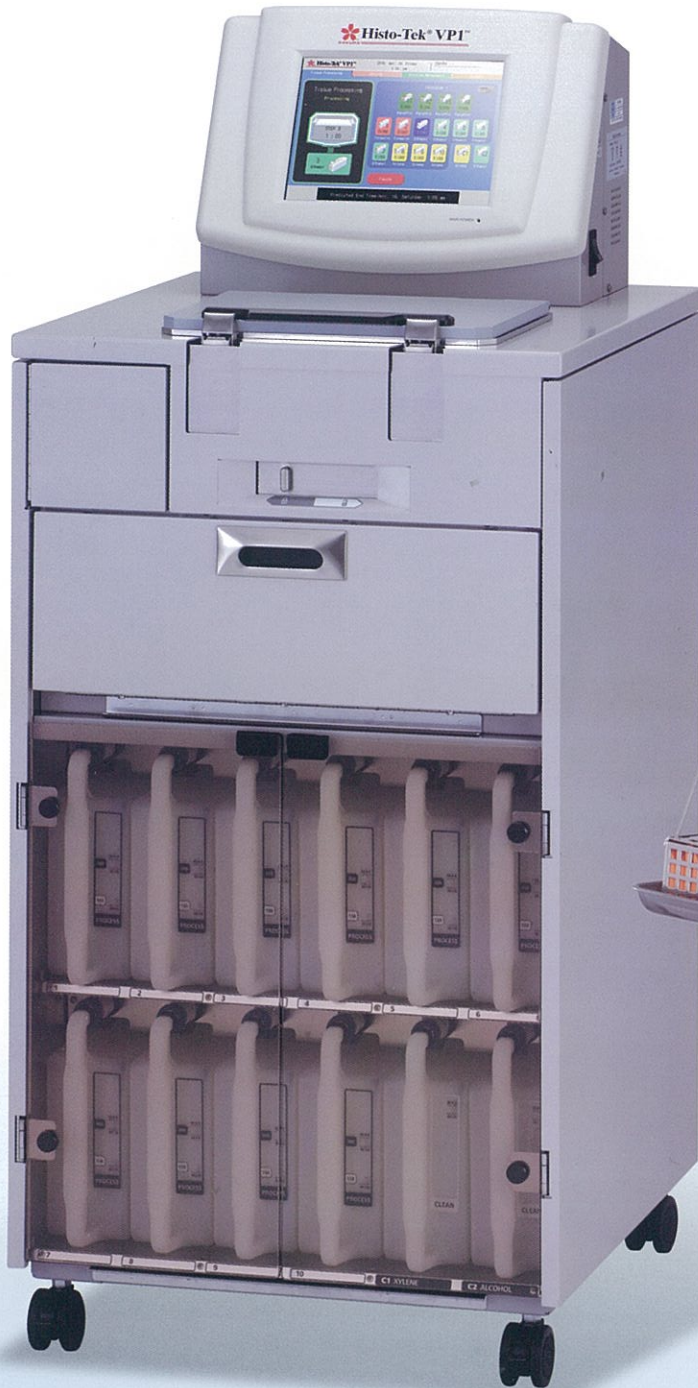


4

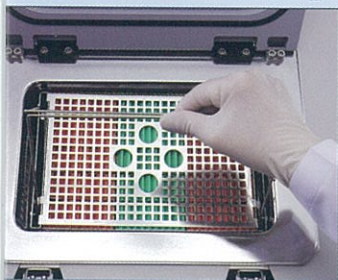

装篮筐和开始处理

一个或两个篮筐，开始处理


5

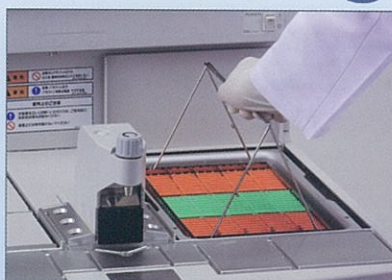

结束运行和传送

程序结束后，篮筐可以直接放到樱花包埋机里，不需要多余的更换篮筐。

6

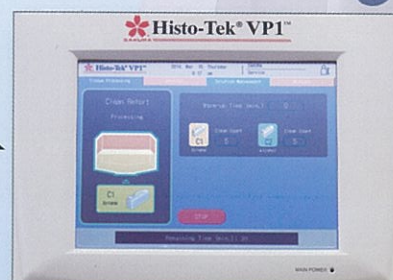


处理槽清洗

处理槽预热后，由酒精和二甲苯进行清洗。

设备参数	中文名称	自动组织脱水机
	英文名称	Histo-Tek VP1
	型号	VP1-JC
	主体尺寸	约552(W)×604(D)×1,328(H)mm (突出部位除外)
	主体重量	约130kg
	放置型	地板放置型
	电源电压	AC220~240V 50/60Hz
	消耗电力	1,200VA
	处理量	最多300个(Tissue-Tek 包埋盒<标准>) 1槽
	使用可能药液	• 福尔马林溶液(包含缓冲福尔马林) • Tissue-Tek...迅速固定液 • 甲醇 • 酒精 • 异丙基醇 • 二甲苯 • Tissue-Tek...Tissue-Clear • 石蜡 • 水 注意: 药液不可使用腐蚀金属的汞盐、醋酸、含有苦味酸的固定液 废弃药液时, 请遵守各国家及地区的规定, 妥善废弃。不可使用氯仿、甲苯 有关上述以外的事项, 请联系本公司客服窗口或本公司代理店。
	使用药液量	检体处理药液量: 处理300个包埋盒时需要 3.2~3.5L 处理槽清洗药液量: 4.5~4.8L
	排气处理	活性炭过滤器、凝缩器
	搅拌方式	吸入·吸出
	显示器	10.4英寸彩色LCD、触摸屏
使用环境	必要设备	AC220~240V±10% 50/60Hz:10A以上附有接地端子
	使用环境	周围温度 +10~+40℃ 相对湿度 30~85%、无结露
	保存环境	周围温度 -10~+60℃ 相对湿度 30~90%、无结露
配件	标准配件	① 电源线 (AC220~240V用) 1根
		② 石蜡盒 4个
		药液瓶 (套件) 12个
		③ 药液瓶
		④ 连接器
		⑤ 瓶盖
		⑥ 载体筐套件(150个载体盒用、附有专用盖、带把手的载体筐) 2个
		⑦ 载体筐托盘 1个
		⑧ 活性炭过滤器 (2个装) 1套
		⑨ 活性炭过滤器基座 1个
		⑩ 药液瓶标签 (处理用) 10张
		⑪ 药液瓶标签 (清洗用) 2张
		⑫ 彩色标签 (1张上有6种颜色×4格) 2张
		⑬ 刮刀 1个
		⑭ 溢液托盘 (石蜡炉用 (※宽度较宽)) 1个
		⑮ 溢液托盘 (药液瓶架用※ (宽度较窄)) 1个
		使用操作说明书 1册

* 如《技术规范》已经进行了更改, 不再另行通知。对于最新情况, 请参考仪器数据表。

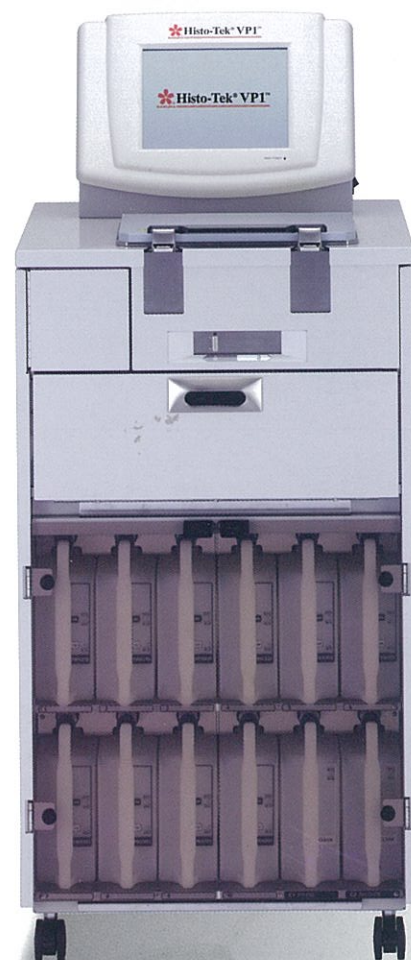

樱花医療科技(泰州)有限公司

<http://www.sakura-scn.com>

总公司 (物流/售服)
江苏省泰州市药城大道一号
中国医药城R09幢
电话: 0523-86201011
传真: 0523-86201022
邮编: 225000

北京分公司 (营销支持/售服)
北京市朝阳区酒仙桥路10号
第85号楼B18B座3层301
电话: 010-59756951
传真: 010-59756903
邮编: 100015

广州分公司 (营销支持/售服)
天河龙口东路34号
广东龙口各级大厦905室
电话: 020-87589906
传真: 020-87589965
邮编: 510635